


BS Agarose Gel Tray


Tray + Comb + Storage [3 IN 1]

번거롭게 Comb을 끼웠다 뺐다 할 필요 없이 실험실에서도
Pre-made Agarose Gel 만드세요!

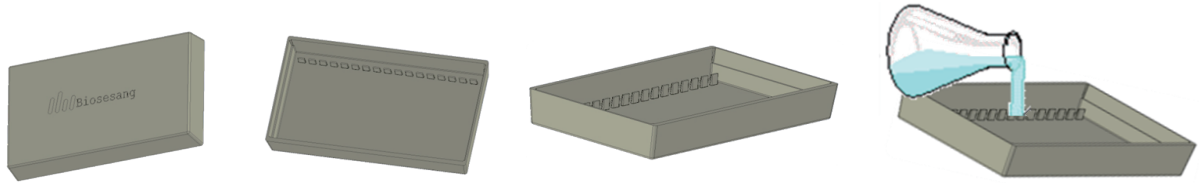

- 1) 붓기만 하면 Agarose Gel이 만들어지는 **[특허 출원]**받은 신기한 Tray!
- 2) 모든 전기영동장치에서도 사용 가능!
- 3) 실험전에 미리 만들어 그대로 보관 가능!

I. Gel Tray 사용방법

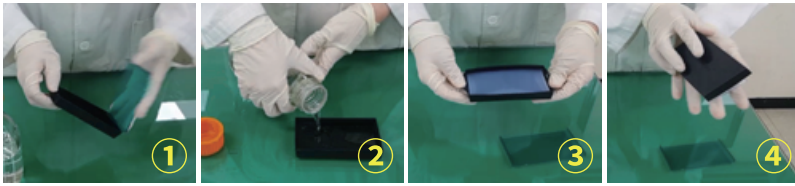


- ① Tray에서 plate를 분리한다.
- ② 녹인 Agarose를 Tray 양쪽 옆면의 선까지 붓는다.
- ③ Gel이 굳으면 tray 4면을 바깥쪽으로 살짝 벌려 tray와 gel이 잘 분리될 수 있게 만들어 준다.
- ④ 손바닥 위에 뒤집어서 gel을 분리한다.

II. 전기영동 방법




- ① Gel을 plate 모양에 맞춰 올린 다음 전기영동한다.


III. 보관방법

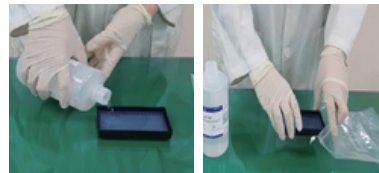

- ① 바로 전기영동하지 않을 경우 Tray에 buffer를 10mL 첨가한다.
- ② Tray를 지퍼백에 넣어 4-8°C에 보관한다.

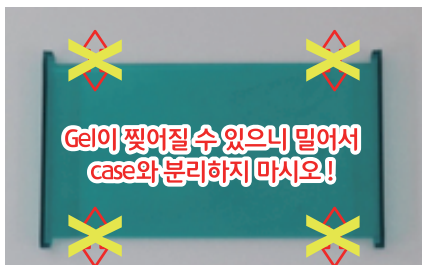

Gel이 찢어질 수 있으니 밀어서
case와 분리하지 마시오!

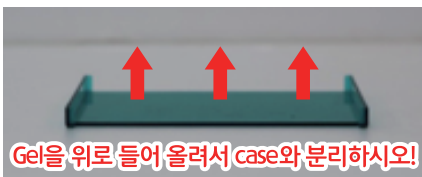

Gel을 위로 들어 올려서 case와 분리하시오!

Precaution in use!

제품 개선으로 인한 사용상 주의사항 안내 드립니다.

- ※ 전기영동시 agarose gel이 tank buffer 상에서 움직이는 문제점을 개선하기 위해 plate 디자인을 변경하였으니 사용 시 주의바랍니다.
- ※ Gel을 옆으로 밀어서 plate와 분리할 경우 gel이 찢어지거나 well이 파손될 위험이 있으니 사용 시 주의해 주세요!
- ※ 만들어진 Agarose gel은 얼지 않도록 각별히 주의하여 4-8°C 보관해 주세요.